



## Инструкция по удаленному просмотру проектов SIAMS 800

1. Выберите интересующий вас пример анализа и кликните по нему мышкой

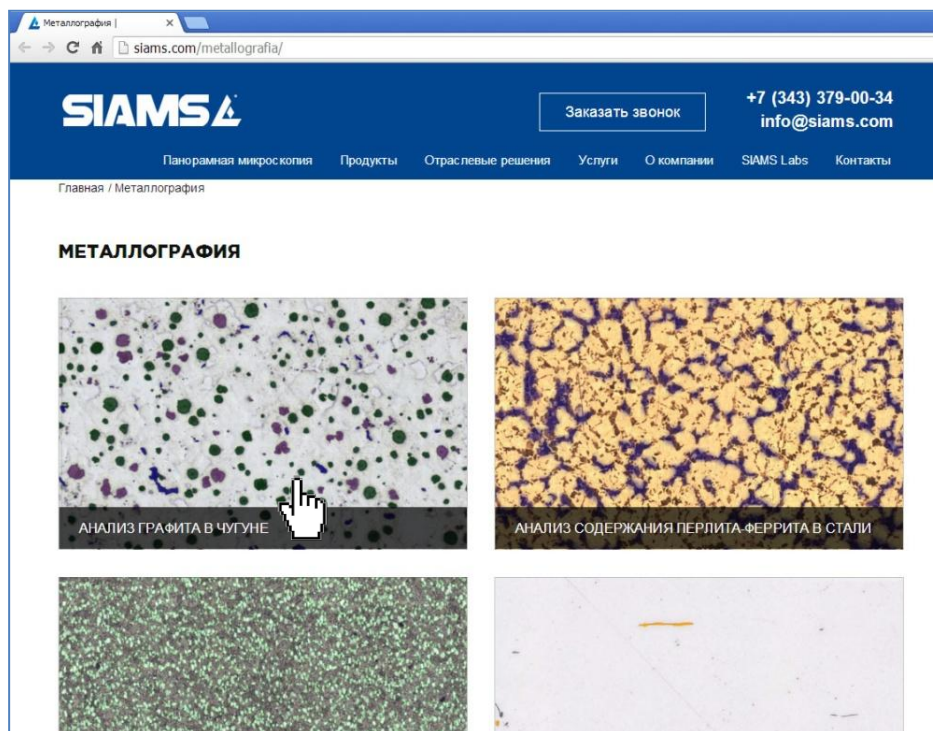

2. Перед вами откроется окно выбранного проекта.

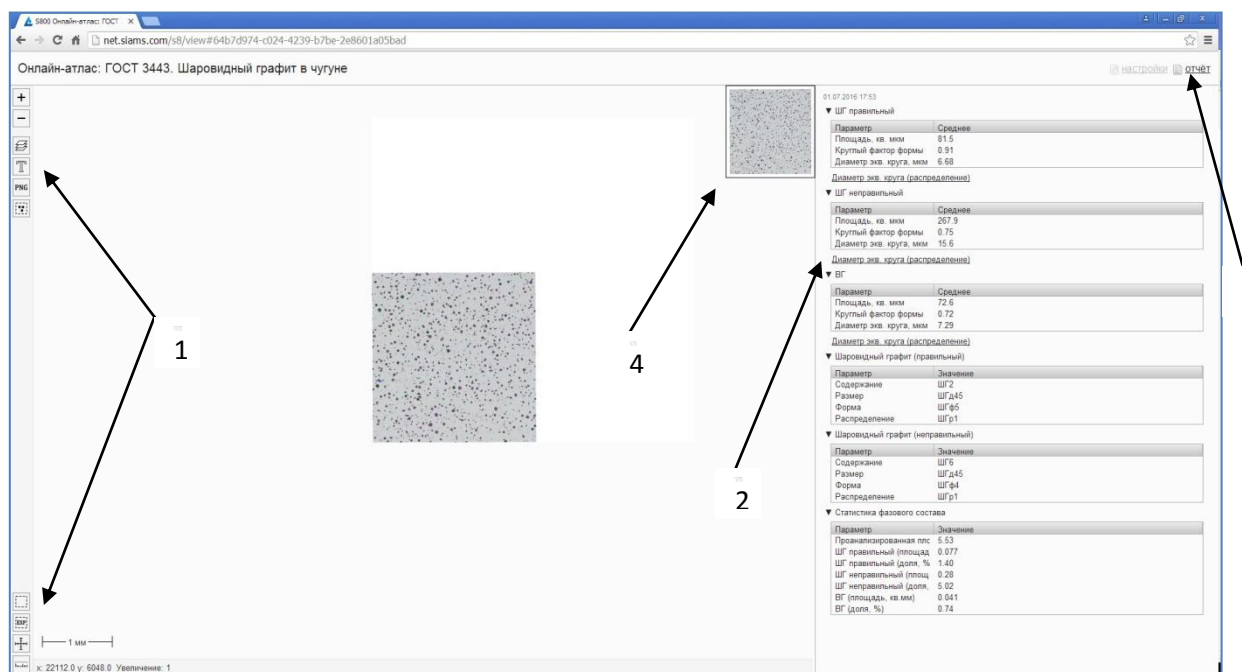

В открывшемся проекте вам доступны:


- Инструменты работы с изображением -1
- Результаты проведенного анализа - 2
- Отчет по анализу - 3
- Карта образца - 4

3. Иконки инструментов (1), расположенные слева, являются активными:




Кнопками «+/-» или колесиком мышки можно увеличивать/уменьшать изображение.

При нажатии на иконку «слои» открывается список выделенных объектов измерения. Маски объектов на изображении можно отключать и включать.

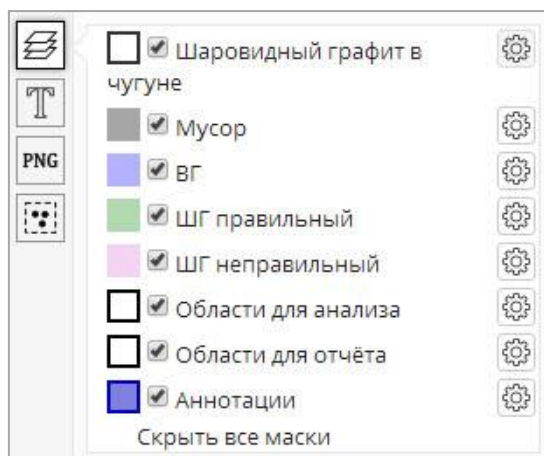


4. При нажатии на выделенный объект появляется информация с его свойствами.

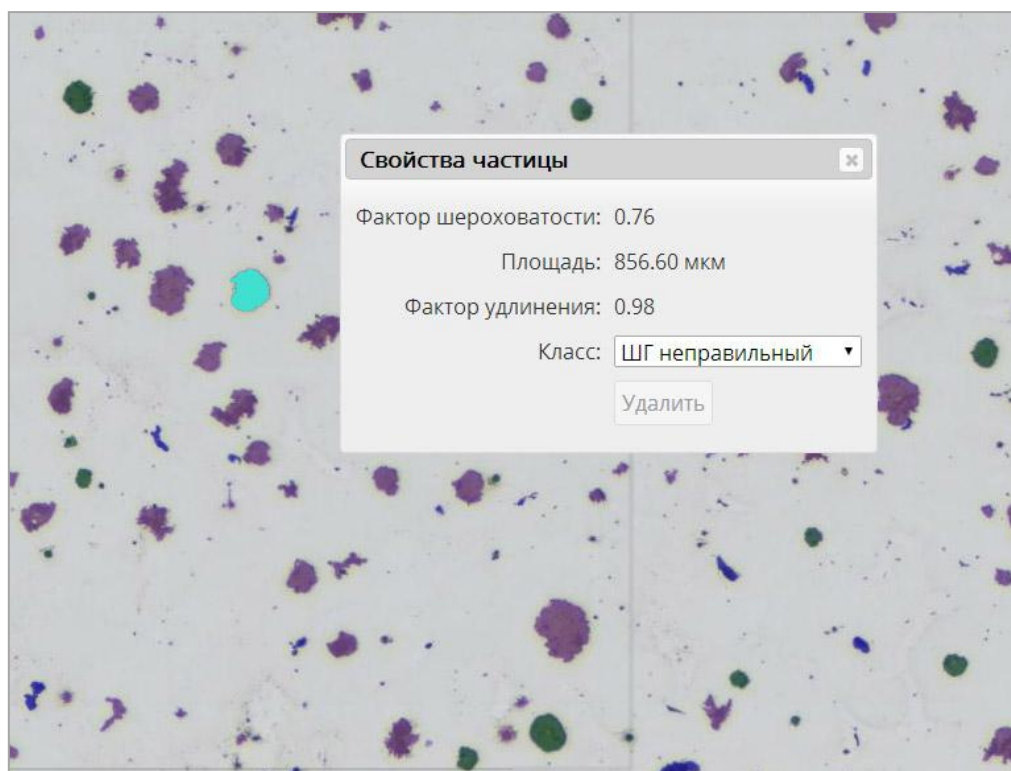

5. Справа от изображения приведены результаты анализа (2). В зависимости от проекта они представлены таблицами с параметрами и гистограммы. Результаты анализа доступны для просмотра.

6. Отчет по результатам анализа доступен для просмотра при нажатии на кнопку «отчет» (3).

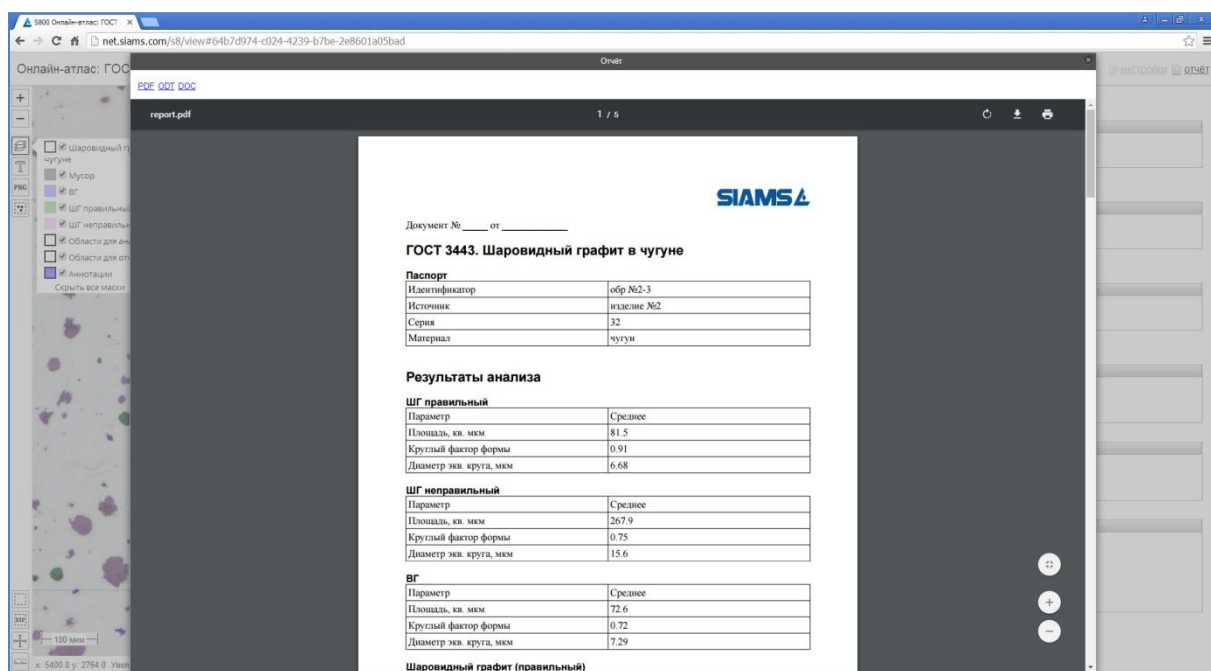

**За дополнительной информацией обращайтесь:**

Компания SIAMS (ООО «СИАМС»)

Тел./Факс: +7 (343) 379 00 34 (35)

E-mail: [service@siams.com](mailto:service@siams.com)